

LABINCO L36 VERWARMINGSPLAAT 450°C



Technische gegevens

Aantal posities	1
Maximale verwarmingshoeveelheid	100-1000 ml
Vermogen	450 W
Verwarmingssnelheid	7 K/min
Temperatuurbereik	Omgevingstemp. - 450 °C
Warmteregeling	analoog
Nauwkeurigheid warmteregeling	1 ±K
Temperatuurconstante in medium	1 ±K
Materiaal opzetplaat	Gecoat staal
Plaatdoorsnede	Ø 85 mm
Afmetingen (W x D x H)	172 x 286 x 125 mm
Gewicht	1.8kg
Toegestane omgevingstemperatuur	5 - 60 °C
Toegestane RV	80 %
Beschermingsklasse volgens DIN EN 60529	IP 42
RS 232 interface	-
Productnummer	36000
Voltage	220 - 230 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogensopname	450 W

LABINCO L36 verwarmingsplaat 450 °C



Beschrijving

Het model 'L36' is een ronde kookplaat met een diameter van 85 mm, voorzien van een bovenplaat van 450 watt voor snelle warmteoverdracht.

De traploze thermostaat zorgt voor een thermostatisch geregelde kookplaat.

De temperatuur is instelbaar van omgevingstemperatuur tot 450 °C.

De behuizing is van gegoten aluminium.

Zie de houders voor rondbodemkolven op <http://www.labinco-bv.com>

Gebruiksaanwijzing

Plaats de verwarmingsplaat op een geschikte ondergrond. Steek de stekker in een geschikt geaard stopcontact (zie specificaties). Schakel het apparaat in met de schakelaar aan de achterzijde. Als de verwarmingsregelaar volledig naar links is gedraaid, is de kookplaat uit. Door de knop met de klok mee te draaien, wordt de verwarming ingeschakeld en gaat het controlelampje branden. Wanneer de thermostaat detecteert dat de temperatuur van de plaat gelijk is aan de ingestelde temperatuur, gaat het lampje uit.

Nadat de temperatuur enkele graden is gedaald, schakelt de thermostaat weer in en gaat het controlelampje weer branden. Op deze manier wordt een constante temperatuur van de bovenplaat bereikt.

LABINCO BV

P.O.BOX 3259

4800DG

BREDA

THE NETHERLANDS

ZINKSTRAAT 64

4823 AC

BREDA

THE NETHERLANDS

TEL;0031(0)76-5417582

FAX;0031(0)76-5420173

[E-mail;info@labinco-bv.com](mailto:info@labinco-bv.com)

<http://www.labinco-bv.com>