


DE PS-2600 OF PS-2600A SPECTROMETER GAAT NIET AAN OF LAADT NIET OP.

De draadloze spectrometer laadt niet op.

Als je spectrometer niet aangaat of niet oplaadt, probeer dan het volgende om het apparaat weer werkend te krijgen.

Sluit de PS-2600 of PS-2600A aan op een geschikte stroombron (bijvoorbeeld een oplader voor een mobiele telefoon) en druk op de verzonken resetknop aan het uiteinde van de spectrometer. Je hebt een rechtgebogen paperclip nodig om bij deze resetknop te komen. Deze is rood omcirkeld in de afbeelding hieronder.

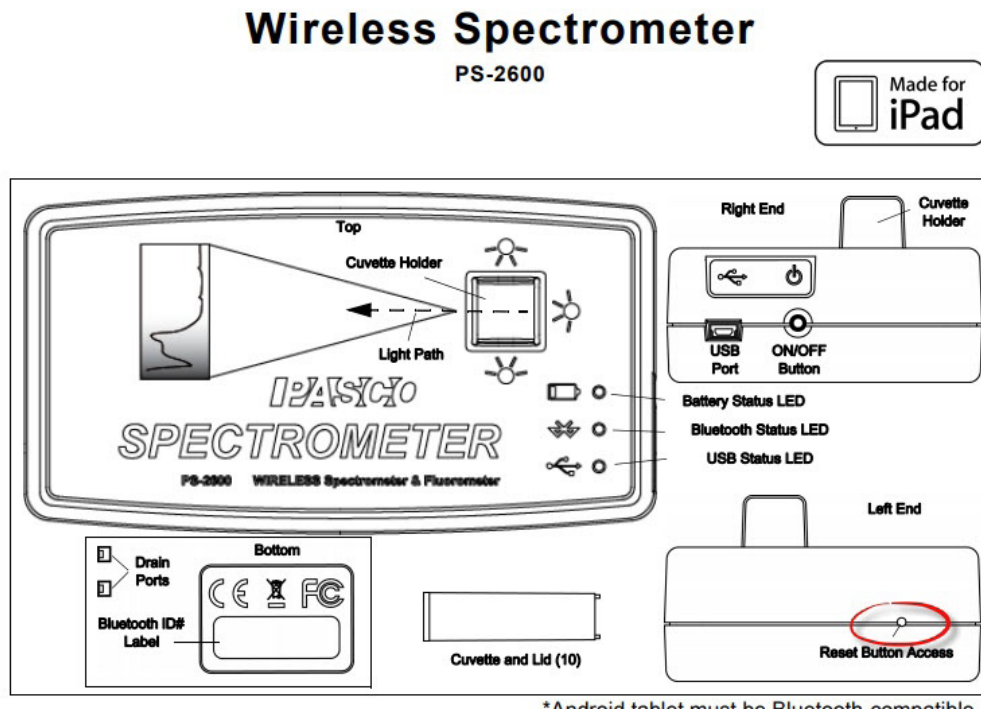

Zelfs na de reset is het mogelijk dat de LED-controller op het apparaat niet genoeg stroom heeft om de LED's te laten branden. Het kan tot een uur duren voordat de LED-controller de knipperende LED's weer laat zien om aan te geven dat de spectrometer aan het opladen is. Zo niet, druk dan na een uur opladen nogmaals op de resetknop.

De laadcontroller stopt na vier uur met opladen. Na vier uur opladen drukt je op de verzonken resetknop, koppel je de oplaadkabel los en sluit je de spectrometer opnieuw aan om hem vier uur op te laden. Mogelijk moet je dit proces herhalen.

Geavanceerde probleemoplossing

(vereist het gebruik van een Torx-schroevendraaier om het apparaat te demonteren)

Een laatste poging is om de batterij los te koppelen van de printplaat. Houd de batterij tussen je handen om deze voorzichtig op te warmen. Dit kan helpen om de spanning van de batterij boven de kritische uitschakelspanning te brengen, waardoor de batterij kan worden opgeladen. Nadat je de batterij hebt opgewarmd, sluit je deze weer aan op de printplaat en sluit je de spectrometer aan op de USB-voeding.

Zie voor het verwijderen van de batterij de handleiding: 'Accu verwisselen PASCO PS-2600(A) spectrofotometer'