



Vortex

VOS-21042



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De vortex mag alleen gebruikt worden door (of onder toezicht van) gekwalificeerd personeel
- Draag bij het gebruik van de vortex **ALTIJD** een veiligheidsbril, beschermende handschoenen en overige beschermende
- kleding, afgestemd op de gebruikte stoffen
- Kijk uit met elektra en vloeistoffen: plaats de vortex zo ver
- mogelijk bij stroompunten vandaan
- Plaats de vortex op een zuiver horizontale en stabiele ondergrond. Het blad dient van een glad materiaal te zijn zodat de zuignap voetjes zich vast kunnen zetten

Bediening

De VOS-21042 vortex kent 2 bedieningsmodi: Touch en Continuous. De 'Touch' modus zal reageren op druk die gezet wordt op de zwarte schijf, bijvoorbeeld wanneer er een reageerbuis in gedrukt wordt, de 'continuous' modus draait permanent, desgewenst gedurende een vooraf ingestelde tijd.

Bedieningspaneel

1. 3-standen schakelaar
2. Instelknop
3. Run/Stop
4. Ingesteld toerental
5. Ingestelde tijd
6. LED's



Touch modus

Druk de 3-standen schakelaar naar rechts. De rechter LED zal gaan branden.

In de display bij 4 verschijnt het toerental waarop de vortex zal gaan werken. Als u dit toerental wilt aanpassen, druk dan op de instelknop 2. Het toerental knippert. Draai aan de knop om het gewenste toerental in te stellen (400 - 3.000t/m). Als het gewenste toerental staat aangegeven zal deze na 5 seconden worden overgenomen.

Druk de reageerbuis met lichte druk op de zwarte houder.

Continuous mode

Druk de 3-standen schakelaar naar links. De linker LED zal gaan branden. In de display bij 4 verschijnt het toerental waarop de vortex zal gaan werken. In de display bij 5 verschijnt 'Cont' (Continuous, hiermee wordt aangegeven dat de vortex niet automatisch zal stoppen).

Als u het toerental wilt aanpassen, druk dan op de instelknop 2. Het toerental knippert. Draai aan de knop om het gewenste toerental in te stellen (400 - 3.000t/m). Als het gewenste toerental staat aangegeven zal deze na 5 seconden worden overgenomen.

Als u een draaitijd wilt instellen, druk dan nadat u het toerental op de gewenste waarde hebt gezet nogmaals op instelknop 2. 'Cont' zal nu knipperen, druk meteen nogmaals op instelknop 2 en een eerder ingestelde tijd zal verschijnen. De eerste keer zal dit 00:00 zijn: 0 uur en 0 minuten. Draai aan de instelknop om de gewenste tijd in beeld te krijgen (minimaal 1 minuut, maximaal 99 uur en 59 minuten) en wacht 5 seconden. De tijd staat dan ingesteld. De ingestelde tijd op de foto op de linker pagina is 0 uur en 10 minuten.

Zet nu de vortex in werking met de RUN/STOP knop (3). De vortex zal gedurende de ingestelde tijd gaan draaien maar kan altijd onderbroken worden door nogmaals op de RUN/STOP knop te drukken.

Om de tijdwaarde te omzeilen drukt u 3 x achtereenvolgens op instelknop totdat de display waar 'Cont' aangeeft.



+31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl