




Verwarmingsmantel

VOS-10002 (100 ml)

VOS-10003 (250 ml)

VOS-10004 (500 ml)

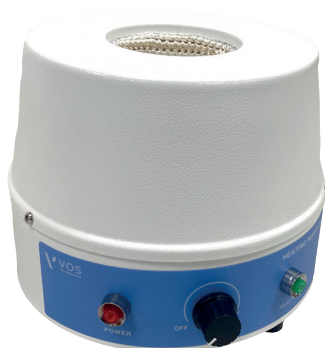

Beschrijving:

Verwarmingsmantels voor het verhitten van rondbodemkolven. De temperatuur van de mantel is traploos instelbaar tot maximaal 450°C. Vermogen respectievelijk 100, 150 en 250 Watt.

Veiligheidsvoorschriften

- ***Vul het reservoir van de verwarmingsmantel zelf nooit met water of een andere vloeistof.***
- ***Neem altijd alle veiligheidsvoorschriften in acht.***
- ***Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, dus handschoenen, oog- of gelaatsbescherming en een labjas.***
- ***Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door (of onder strikt toezicht van) gekwalificeerd personeel.***
- ***Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.***
- ***Zorg voor een stabiele, hittebestendige en chemiebestendige ondergrond.***

Gebruiksaanwijzing:

Hang de kolf met de te verwarmen vloeistof in de mantel, zodat de bodem van de kolf op het gehaakte net rust.

Stel de gewenste temperatuur in door de thermostaatknop met de klok mee te draaien voor een hogere, of tegen de klok in te draaien voor een lagere temperatuur.

NB: de juiste stand van de draaiknop moet proefondervindelijk worden uitgevonden. Als deze gevonden is, is het raadzaam om een markering bij de instelknop te zetten.

De rode lamp geeft aan dat de mantel aan het verwarmen is, als de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat de lamp uit totdat er weer bijverwarmd moet worden.