

V DC ampèremeter

VOS-60005

Beschrijving:

Stabiele meter, eenvoudig in gebruik. Voorzien van 4 veiligheidscontacten. Bijzonder geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Gebruiksaanwijzing:

Plug de zwarte kabel in het zwarte veiligheidscontact (-). Sluit deze kabel aan op de negatieve pool van de bron. Plug de rode kabel in de voor het bereik bedoelde rode contact (500 mA, 50 mA of 5 A). Sluit deze kabel in serie in de stroomkring. Zie afbeelding 1. Direct aansluiten op de - pool zal de meter onherstelbaar beschadigen.



Specificaties:

Ingangen:	Negatief (zwart) 0 ~ 500 mA (rood) 0 ~ 50 mA (rood) 0 ~ 5 A (rood)
Bereik:	0 ~ 5 A
Afmetingen:	97 x 130 x 95 (B x D x H)

Afbeelding 1

