



Handspectrocoop

VOS-10064



BESCHRIJVING

Een convergente lens zorgt voor een parallelle lichtbundel. Deze valt op een prisma die zorgt voor het zichtbaar maken van het spectrum van het binnen-vallende licht.

De buitenkant van deze spectrocoop is een stevige metalen behuizing.

GEBRUIK

Kijk door de grote ronde opening en richt het smalle uiteinde op de te analyseren lichtbron. Het spectrum is direct zichtbaar. Het beweegbare deel op de behuizing kan worden gebruikt voor scherpstelling.

Gebruik verschillende lichtbronnen om het verschil in spectrum duidelijk te maken.



+31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl