



Luchtblazer

VOS-11049



Beschrijving:

Luchtblazer voor toepassing bij experimenten voor natuurkunde en techniek.

Gebruiksaanwijzing:

Sluit eerst de slang aan op de blaasmond aan de bovenzijde van het apparaat. De slang heeft 2 identieke uiteinden, dus beide zijden kunnen worden gebruikt.

Sluit het andere eind van de slang aan op de opstelling waarin de lucht moet worden geblazen, bijvoorbeeld een luchtkussenbaan (airtrack). Meestal is deze ingang van hetzelfde formaat als de uitgang van de blazer, als dit niet het geval is, zal een verloop moeten worden gemonteerd (niet meegeleverd).

Sluit het aansluitsnoer van de blazer aan op het toestel en vervolgens in een geschikt (bij voorkeur geaard) stopcontact.

Schakel het apparaat in met de rode kantelschakelaar op de bovenzijde. Pas desgewenst de hoeveelheid ingeblazen lucht aan met de draaiknop naast de AAN/UIT-schakelaar: draai met de klok mee voor meer lucht en tegen de klok in voor minder.

Schakel het apparaat altijd eerst uit voordat de luchtslang van de opstelling of van de blazer wordt verwijderd.