




Vacuümpomp

VOS-11155



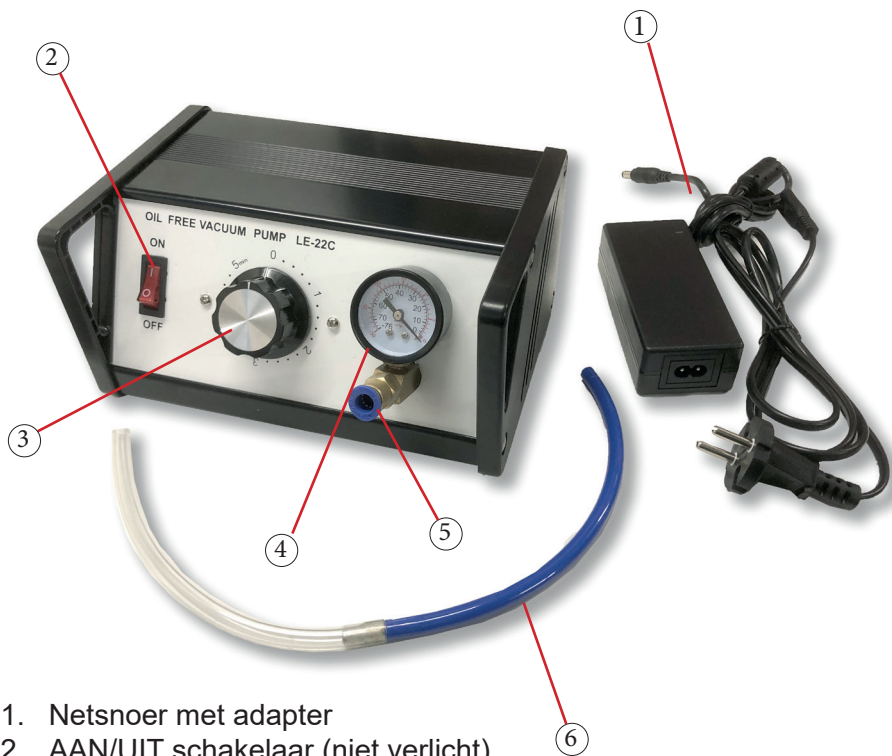

1. Netsnoer met adapter
2. AAN/UIT schakelaar (niet verlicht)
3. Mechanische timer
4. Vacuümmeter
5. Aansluitpunt voor slang
6. Vacuümslang

ALGEMEEN

De VOS-1115 olievrije vacuümpomp is bedoeld voor lichtere toepassingen. De pomp is bijvoorbeeld zeer geschikt bij experimenten met een vacuüms stolp (bel in vacuüm) of met Maagdenburger halve bollen.

Om overbelasting te voorkomen is de pomp uitgerust met een timer en een thermische beveiliging.

GEBRUIK

Sluit de slang aan op de koppeling in de pomp door het blauwe gedeelte stevig in de opening te duwen. De slang klikt min of meer op zijn plaats. De slang kan losgekoppeld worden door de blauwe ring op het ventiel

Sluit de adapter aan op de aansluiting op de achterzijde van het apparaat.

Zet de AAN/UIT knop op ON (de knop heeft géén intern lampje dus zal niet rood oplichten).

Stel de timer in op de gewenste tijd. Deze is gelimiteerd tot 5 minuten.

LET OP:

- de pomp zal pas gaan werken als de timer gezet is
- de timer is mechanisch: hij zal teruglopen als hij verdraaid wordt, ook als de stroom niet is ingeschakeld
- als de pomp voor de volle 5 minuten heeft gedraaid, zal hij niet weer direct kunnen worden ingeschakeld. Dit wordt veroorzaakt door een thermische beveiliging. Na enkele minuten kan de pomp weer gebruikt worden
- forceer de timer niet. Draai hem nooit te ver door: als de timer defect is, werkt de pomp ook niet meer. Het is goed om af en toe de spanning van de veer te halen door de timer op 5 minuten in te stellen (kan zonder stroom) en hem terug naar 0 te laten lopen
- indien de standaard luchtslang niet voldoet omdat hij te dun of juist te dik is, zal er met een adapter een andere slang op de blauwe slang gekoppeld moeten worden. Een slang van een ander formaat zal niet in de aansluiting op de pomp passen



+31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl