

Schoonmaakprocedure micro/macropipet

VOS-50005
VOS-50006
VOS-50007
VOS-50159



De VOS eigen label micro- en macropipetten vragen na langdurig gebruik of na langdurige stilstand om enig onderhoud. De pipetten zijn eenvoudig uit elkaar te halen en te reinigen. Het is een klusje van nog geen 5 minuten.

In de originele verpakking zit een grijs kunststof gereedschapje. Gebruik dit om de grijze onderzijde van de pipet los te wippen. **LET OP: hiermee komt een veer los die er voor zorgt dat de bovenkant én de veer zelf wegschieten. Hou dus de bovenkant tegen als je dit doet!**

Alle onderdelen kunnen nu losgehaald worden. Kijk goed hoe alles zat, je kunt hem dan straks in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. De pipet komt in de volgende onderdelen uit elkaar:



Maak alles schoon en vetvrij, controleer vervolgens of alles soepel loopt. Zo ja: zet hem dan weer in elkaar. Bij vragen of twijfel: altijd even met ons bellen op 0418 - 575 080.