

SET PLATINA ELEKTRODES

6393-55112

BESCHRIJVING

Platina elektrodes voor gebruik met het Toestel van Hofmann (6393-55110)

GEBRUIK

Gebruik deze elektrodes alleen in een zwavelzuuroplossing van $\pm 5\%$ tot maximaal 10% als elektrolyt.

Maak de elektrodes na gebruik zeer grondig schoon zodat ALLE elektrolyt is verwijderd.

HET ELEKTROLYT MAG NOOIT IN AANRAKING KOMEN MET DE VERNIKKELDE VERBINDINGSSTUKKEN IN DE BUISJES VIA DE BOVENZIJDE. DEZE ZULLEN ONHERSTELBAAR BESCHADIGEN.

SCHADE DOOR ONDESKUNDIG GEBRUIK VALT BUITEN DE GARANTIE.

Telefoon: +31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl

