



# Soxhlet apparaat

VOS-10149

Het Soxhletapparaat wordt gebruikt om het vetgehalte in een oplossing te bepalen.

Voordat u het apparaat in elkaar zet, zorg dat de oplossing zich in de kolf **1** bevindt.

Doe een passende extractiehuls\* in de daarvoor bestemde ruimte **2**.


Stel het apparaat op op de warmtebron en sluit de tules in het koelgedeelte **3** aan op bijvoorbeeld de waterleiding.

**ZORG DAT DE OPSTELLING NIET KAN OMVALLEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN STATIEF EN EEN KLEM.**

Verwarm de oplossing conform de voorschriften.

\* Gebruik extractiehulzen met een diameter van 33mm, bijvoorbeeld de VOS-23072

- *Het apparaat mag alleen gebruikt worden door (of onder strikt toezicht van) terzakekundige operators*
- *Zorg voor beschermende kleding: draag oogbescherming, handschoenen en een labjas*
- *Borg het apparaat altijd met een statief en klem om te voorkomen dat hij omvalt*
- *U werkt met vloeistoffen op hoge temperatuur en mogelijk schadelijke samenstelling: neem alle veiligheidsvoorschriften in acht!*

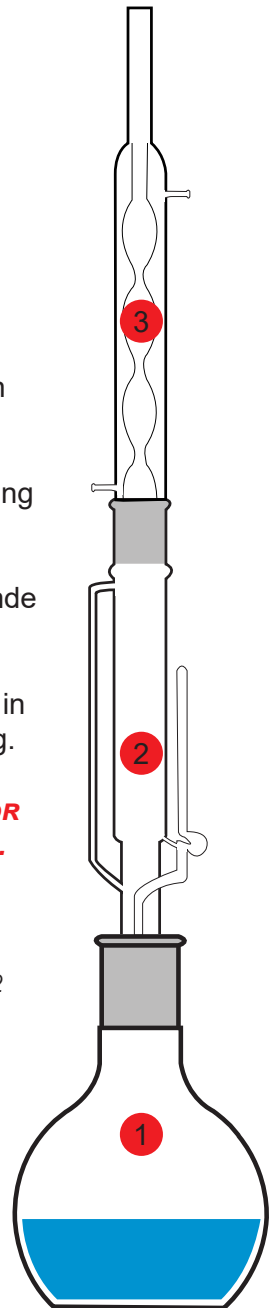

**VOS** instrumenten

Telefoon: 0418 575080  
www.vosinstrumenten.nl  
info@vosinstrumenten.nl