

Magneetroerder

VOS-12001



Draai de zwarte instelknop aan de voorzijde van het apparaat tegen de klok in geheel naar links (stand OFF). Een klik is hoorbaar en voelbaar.

Sluit het apparaat aan met de bijgeleverde adapter op het lichtnet.

Plaats de container met vloeistof in het midden van het plateau, doe het roerstaafje in de vloeistof. Bij de magneetroerder is een roerstaafje meegeleverd.

Draai de zwarte instelknop langzaam met de wijzers van de klok mee totdat de gewenste draaisnelheid is bereikt. De draaisnelheid kan traploos worden ingesteld van 100 tot 2000 toeren per minuut. Het maximale volume dat kan worden geroerd is 1 liter (fabrieksopgaaf)

BELANGRIJK:

ZORG ALTIJD VOOR BESCHERMENDE KLEDING, HANDSCHOENEN EN OOGBESCHERMING PASSEND BIJ DE STOFFEN WAARMEE GEWERKT WORDT

ZET DE MAGNEETROERDER OP DE GROOTST MOGELIJKE AFSTAND VAN DE STOPCONTACTEN

LAAT HET TOERENTAL GELEIDELIJK OPLOPEN OM OVERSTROMEN TE VOORKOMEN

ZORG VOOR EEN NIET TE HOOG NIVEAU IN DE CONTAINER OM OVERSTROMEN TE VOORKOMEN

GEBRUIK UITSLUITEND DE MEEGELEVERDE LICHTNET ADAPTER

Telefoon: +31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl

