


# Magneetroerder met verwarming

## VOS-12003

De VOS-12003 magneetroerder met verwarming is een eenvoudig te bedienen apparaat en komt bijna kant-en-klaar om te gebruiken uit de doos.

Het statief, nodig om de optioneel te gebruiken thermometer (niet inclusief) vast te houden bestaat uit 3 losse onderdelen die u in elkaar zet volgens de afbeelding rechts.

Het geheel wordt in het daarvoor bestemde gat aan de achterzijde van de roerder geplaatst. Door even te draaien valt het statief in een gleuf.

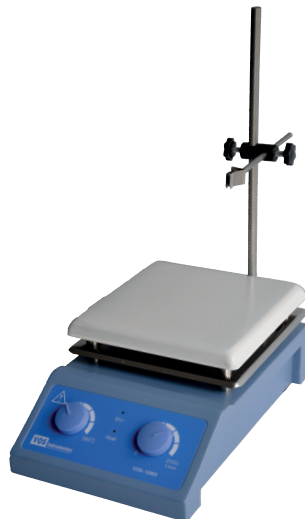

Sluit de magneetroerder aan met het bijgeleverde lichtsnoer, zet de schakelaar aan.

Plaats het te roeren monster samen met een magnetisch roerstaafje op de plaat en stel de gewenste temperatuur in door de rechterknop (A) met de klok mee te draaien: hoe verder naar rechts, hoe warmer de plaat. U zult proefondervindelijk vast moeten stellen wat de gewenste stand is van de instelknop.

U kunt de temperatuur van de bovenplaat instellen tot 380°C.

Stel vervolgens met knop B de gewenste roersnelheid in. Hoe verder u naar rechts draait, hoe sneller hij roert. De roersnelheid is in te stellen van 100 tot 2000 toeren per minuut.



- **Zorg voor een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond waarop u de magneetroerder plaatst**
- **Gebruik altijd oogbescherming en eventueel andere bescherming passend bij de vloeistoffen waarmee u werkt**
- **Let op dat er geen vocht in de stroomvoorziening terecht kan komen**
- **Alleen te gebruiken door vakkundig personeel**

Telefoon: +31 (0)418 575080  
[www.vosinstrumenten.nl](http://www.vosinstrumenten.nl)  
[info@vosinstrumenten.nl](mailto:info@vosinstrumenten.nl)

