

Magneetroerder

VOS-12021



Sluit het apparaat aan met de bijgeleverde adapter op het lichtnet.

Plaats de container met vloeistof in het midden van het plateau, doe het roerstaafje in de vloeistof. Bij de magneetroerder zijn twee roerstaafjes meegeleverd.

Schakel de magneetroerder in met de rechter knop (1)

Bepaal de draairichting (linksom/rechtsom) met knop 2

Verhoog de rotatiesnelheid met knop 3

Verlaag zonodig de draaisnelheid met knop 4

Schakel de roerder uit door nogmaals op knop 1 te drukken.



BELANGRIJK:

- **ZORG ALTIJD VOOR BESCHERMENDE KLEDING, HANDSCHOENEN EN OOGBESCHERMING PASSEND BIJ DE STOFFEN WAARMEE GEWERKT WORDT**
- **ZET DE MAGNEETROERDER OP DE GROOTST MOGELIJKE AFSTAND VAN DE STOPCONTACTEN**
- **LAAT HET TOERENTAL GELEIDELIJK OPLOPEN OM OVERSTROMEN TE VOORKOMEN**
- **ZORG VOOR EEN NIET TE HOOG NIVEAU IN DE CONTAINER OM OVERSTROMEN TE VOORKOMEN**
- **GEBRUIK UITSLUITEND DE MEEGELEVERDE LICHTNET ADAPTER**

Telefoon: +31 (0)418 575080

www.vosinstrumenten.nl

info@vosinstrumenten.nl

