

Magneetroerder 4-voudig

VOS-12033



De VOS-12033 magneetroerder biedt plaats aan 4 containers die gelijktijdig worden geroerd. Het apparaat wordt geleverd met 4 magnetische roerstaafjes.

Plaats tot maximaal 4 containers zoals afgebeeld. Het roerstaafje zal door het magnetisch veld naar het midden van de container worden getrokken waarna de container eenvoudig gecentreerd boven de magneet kan worden gezet.

Zorg ervoor dat de knoppen 'Stirring 1, 2, 3 en 4 helemaal naar links zijn gedraaid (geklikt naar de uit-positie).

Schakel het apparaat in met de kantelschakelaar naast de ingang voor het netsnoer.

Stel de gewenste draaisnelheid in per container door de knoppen door de klik rechtsom te draaien. Hoe verder u draait, hoe hoger de draaisnelheid.

De locaties op de plaat corresponderen met de draaiknoppen 1, 2, 3 en 4 zoals in de afbeelding hiernaast is te zien.



- **Zorg voor een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond waarop u de magneetroerder plaatst**
- **Gebruik altijd oogbescherming en eventueel andere bescherming passend bij de vloeistoffen waarmee u werkt**
- **Let op dat er geen vocht in de stroomvoorziening terecht kan komen**
- **Alleen te gebruiken door vakkundig personeel**

Telefoon: +31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl

