

# Handleiding KOOKPLAAT

VOS-26001



CE



## **BELANGRIJK:**

- Lees deze handleiding zorgvuldig vóór gebruik
- Gebruik het toestel niet als het netsnoer beschadigd is
- Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof, vermijd contact met vloeistof
- Voor een langere levensduur van het apparaat wordt geadviseerd om hem niet langer dan 1 uur achtereen te gebruiken
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u het apparaat schoonmaakt en in geval van storing. Zet het apparaat eerst uit met de AAN/UIT schakelaar
- Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat
- Laat het apparaat niet onbeheerd werken

## **GEBRUIK:**

Plaats de kookplaat op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond. Zet de draaiknop op 'OFF'. Stop de stekker in het stopcontact.

Plaats een hittebestendige container met de te verwarmen substantie op de plaat. Zet de schakelaar op 'ON' en zet de draaiknop in de gewenste stand.

Het apparaat zal pulsgewijs opwarmen, het rode lampje zal beurtelings uit en aan gaan als het apparaat in werking is.

De plaat zal een zeer hoge temperatuur krijgen, raak deze dus NIET aan voordat hij volledig is afgekoeld.

Schakel het apparaat uit met de schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact.

Gebruik uitsluitend containers met een goede vlakke bodem. Naast stabiliteit zorgt dit voor een snellere en gelijkmatige opwarming. Voorkom vloeistof op de verwarmingsplaat. Dit verhoogt de levensduur.

## **REINIGING:**

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Dompel het apparaat niet onder om hem te reinigen, gebruik een vochtige doek. Bij hardnekkige vervuiling kunt u normaal afwasmiddel gebruiken, nooit agressieve middelen gebruiken, nooit schuurmiddelen (Jif, Vim, enz.) gebruiken.

SPECIFICATIES:	
Aansluiting:	220V
Verbruik:	1.500W
Behuizing:	RVS
Plaatformaat:	Ø 185mm



Telefoon: +31 (0)418 575080  
[www.vosinstrumenten.nl](http://www.vosinstrumenten.nl)  
[info@vosinstrumenten.nl](mailto:info@vosinstrumenten.nl)