

Air blower VOS-40053

Deze regelbare air blower is speciaal ontworpen voor gebruik met een air track.

Het uiteinde van de slang wordt gemonteerd op de air blower en het andere uiteinde op de aansluiting van de luchtinlaat van de air track.

Door montage van een "T-stuk", kunnen twee air tracks tegelijkertijd worden aangestuurd. Hier is een extra slang en een T-stuk voor benodigd.

Wanneer de air blower in werking is, kan de luchttoevoer worden vergroot door de draaiknop op het frontpaneel naar rechts te draaien en worden verkleind door de draaiknop linksom te draaien.

Optimale luchttoevoer is wanneer de gliders op de air track iets loskomen van de air track.

Let op bij het gebruik van de blower:

Te weinig luchttoevoer kan wrijving veroorzaken op een air track en te hoge luchttoevoer kan leiden tot onrust op de air track.

Om te zorgen voor vrije luchtinlaat: laat 10 cm ruimte open rondom alle 4 de zijden van de luchtblazer.

De motor is gevoelig voor kleine veranderingen in de voedingsspanning. Een kleine verhoging van de voedingsspanning zal zorgen dat de motorsnelheid iets omhoog gaat. Dit kan worden waargenomen door het menselijk oor, maar doet geen afbreuk aan de prestaties van de air blower.

De unit wordt compleet geleverd met luchtblower, snoer en slang.

Technische Specificaties:

Voedingsspanning: 230VAC, 50Hz

Vermogen: 600 W

Zekering: 5 AT



+31 (0)418 575080

www.vosinstrumenten.nl

info@vosinstrumenten.nl