

Magneetroerder met verwarming

VOS-50001

De VOS-50001 magneetroerder met verwarming is een eenvoudig te bedienen apparaat en komt bijna kant-en-klaar om te gebruiken uit de doos.

Het statief, nodig om een optioneel te gebruiken thermometer (niet inclusief) vast te houden zit in twee delen in de doos. Schroef deze in elkaar en schuif de houder voor de thermometerklem er overheen. Schuif in het haaks erop staande gat de thermometerhouder. Het geheel wordt in het daarvoor bestemde gat aan de achterzijde van de roerder geplaatst. Door even te draaien valt het statief in een gleuf.



Sluit de magneetroerder aan met het bijgeleverde lichtsnoer, zet de schakelaar aan. Plaats het te roeren monster op de plaat en stel de gewenste temperatuur in door de rechterknop (A) met de klok mee te draaien: hoe verder naar rechts, hoe warmer de plaat. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt, het vermogen van de verwarming is slechts 180W. U zult proefondervindelijk vast moeten stellen wat de gewenste stand is van de instelknop. U kunt de temperatuur van de bovenplaat instellen tot 350°C.

Stel vervolgens met knop B de gewenste roersnelheid in. Hoe verder u naar rechts draait, hoe sneller hij roert. De roersnelheid is in te stellen van 100 tot 1.600 toeren per minuut.



- **Zorg voor een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond waarop u de magneetroerder plaatst**
- **Gebruik altijd oogbescherming en eventueel andere bescherming passend bij de vloeistoffen waarmee u werkt**
- **Let op dat er geen vocht in de stroomvoorziening terecht kan komen**
- **Alleen te gebruiken door vakkundig personeel**

Telefoon: +31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl

