

## Datastudio en/of SPARKVue software installeren onder windows met Microsoft UAC.

Voor een Engelse versie van dit document zie PASCO Technote 583

Installatie procedure onder Windows

1. Verwijder de PASPORT sensoren van de computer
2. Als u gebruik maakt van Windows Vista business of de Ultimate editions, installeer Microsoft [Visual Basic Runtime 5](#).
3. Download de nieuwste versie van Data studio en zet die op je harde schijf.
4. Zet de User Account Control (UAC) af. (Microsoft instructies: [Vista](#) and [Windows 7](#))
5. Zorg dat de Software is uitgepakt en in een map staat.
6. Daarna klikt u op de rechter muisknop.en moet u de software als administrator installeren. Doorloop het gehele installatie proces.
7. Daarna opent u de data studio of SPARK Vue als administrator en dan zal de PASPORT driver zich installeren.

